

Instrucciones

POLYCAPTOR® Absorbente en caso de derrame líquido

1. ¿CUÁNDO UTILIZAR EL ABSORBENTE POLYCAPTOR®?

El absorbente **Polycaptor®** es un producto en polvo fabricado por el laboratorio PREVOR, que se utiliza en caso de **derrames líquidos accidentales**.

2. ¿CÓMO UTILIZAR EL ABSORBENTE POLYCAPTOR®?



0. Recomendaciones previas: ventilar el lugar y aislar la zona de peligro. Utilizar equipos de protección (botas, gafas, guantes...) y de primeros auxilios (en caso de derrame químico: lavaojos, aerosoles de soluciones Diphotérine® o Hexafluorine®) adaptados.

Utilizar el absorbente Polycaptor® lo más rápidamente posible.

1. Verter el absorbente **Polycaptor®** alrededor del charco de producto derramado

2. Cubrir el líquido con el absorbente **Polycaptor®**

3. Dejar actuar (absorción).

Recoger el residuo solidificado con una pala y una escoba.

Terminar la limpieza del suelo con el descontaminante Le Vert o con agua.

4. Almacenar y eliminar el residuo solidificado.

En caso de derrame químico, eliminar el residuo solidificado con los residuos químicos correspondientes



3. ADVERTENCIAS

En caso de derrame químico, cuidado con las contaminaciones (ojos, piel). Utilizar equipos de protección y proveerse de equipos de primeros auxilios adaptados.

En caso de derrame de ácidos o bases, especialmente humeantes, preferir el uso de los absorbentes neutralizantes Trivorex®, Acicaptal® o Basicaptal®.

Al igual que con todos los absorbentes no neutralizantes, los residuos de los productos químicos conservan sus peligros químicos iniciales.

En caso de utilización en el ácido sulfúrico (H₂SO₄) concentrado (98%), el absorbente Polycaptor® puede ennegrecer; sin embargo nuestros experimentos han demostrado que estos residuos no se pegan al suelo.

Si se utiliza el absorbente Polycaptor® sobre ácido nítrico (HNO₃) humeante, no existe peligro directo pero es necesario eliminar el residuo lo antes posible y conservarlo en un recipiente con cierre hermético y alejado de una fuente de calor superior a 60°C, para evitar todo riesgo de explosión.

4. INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

Conservar en el envase original cerrado y protegido de la humedad.

Colocar el absorbente Polycaptor® cerca de los riesgos y en un lugar de fácil acceso.