

INSTRUCCIONES DE USO: ACICAPTAL®




Absorbente neutralizante en caso de derrame ácido.

1. ¿CUÁNDO UTILIZAR EL ABSORBENTE ACICAPTAL®?

El absorbente neutralizante **Acicaptal®** es un producto en polvo fabricado por el laboratorio PREVOR, que se utiliza en caso de **derrames de productos químicos ácidos**.

2. ¿CÓMO UTILIZAR EL ABSORBENTE ACICAPTAL®?

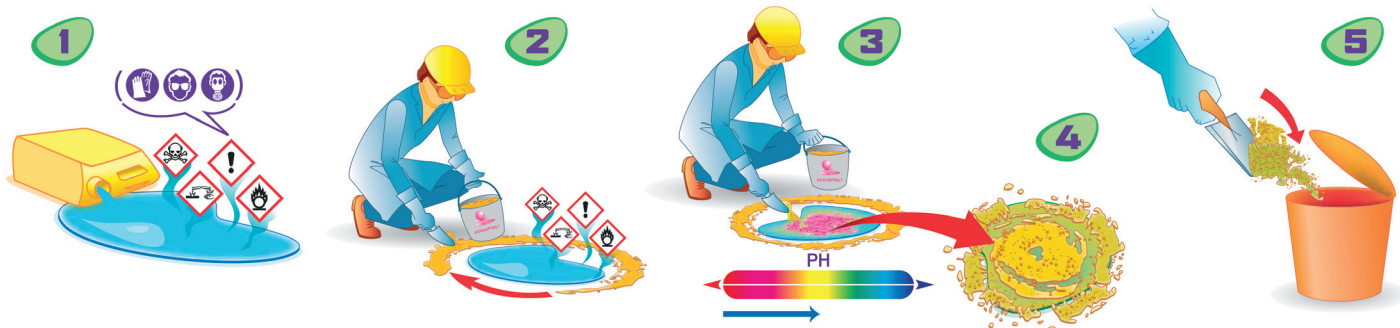

1. Recomendaciones previas:

- Ventilar el lugar y aislar la zona de peligro.
- Utilizar equipos de protección (botas, gafas, guantes...) y de primeros auxilios (lavojos, aerosoles de soluciones **Diphotérine®** o **Hexafluorine®**) adaptados.
- Utilizar el absorbente neutralizante **Acicaptal®** lo más rápidamente posible.

2. Verter el absorbente **Acicaptal®** alrededor del charco de producto derramado.

3. Cubrir el líquido con el absorbente **Acicaptal®**

4. Dejar actuar (absorción, neutralización). Añadir agua si necesario.

- El residuo se vuelve rosa, y luego incoloro (esto puede tardar unos minutos).

- Recoger el residuo solidificado con una pala y una escoba.

- Terminar la limpieza del suelo con el descontaminante **Le Vert** o, si no, con agua.

- 5. Almacenar y eliminar el residuo solidificado con los residuos químicos correspondientes.

3. ADVERTENCIAS

La neutralización de ácido produce dióxido de carbono, utilizar el absorbente **Acicaptal®** en un lugar ventilado.

Al igual que todos los absorbentes, incluso neutralizantes, el absorbente **Acicaptal®** no limita la emisión de vapores peligrosos del producto derramado: proveerse de equipos de protección y de primeros auxilios adaptados, y manipular en un lugar ventilado.

En caso de derrame de ácido concentrado, es necesario añadir agua, puede ser necesario un plazo de espera, y puede observarse un aumento de la temperatura.

Al igual que todos los absorbentes neutralizantes, el absorbente **Acicaptal®** no tiene ninguna acción activa en la toxicidad de

los productos: el residuo final ya no es corrosivo pero puede conservar su toxicidad (ej.: HF).

En caso de derrame alcalino, preferir el uso de los absorbentes neutralizantes **Trivorex®** o **Basicaptal®**.

En caso de derrame de hidrocarburos, preferir el uso de los absorbentes **Polycaptor®** o **Pétrocaptor®**.

El uso del absorbente **Acicaptal®** en una base no crea "sobrepeligro", el producto químico será absorbido pero no será neutralizado.

En caso de ligero contacto con humedad, el absorbente **Acicaptal®** puede solidificarse pero sigue siendo utilizable, su eficacia no es reducida de manera significativa.

4. INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO


Conservar en el envase original cerrado y protegido de la humedad.

Colocar el absorbente **Acicaptal®** cerca de los riesgos y en un lugar de fácil acceso.



Representante exclusivo en México
CICAMED Z, S.A. de C.V., CDMX
Tel: (55) 5515.0590 / 5761.9378
Emergencia 24h/24h: (55) 2475.6977

✉ cicamed@telmexmail.com / cicamed@att.net.mx

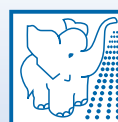

www.prevor.com
www.cicamed.com.mx